

STEP	試薬名	処理時間	延長	撈拌
1	開始槽			
2	キシレン	5分	∞	ON
3	キシレン	4分	∞	ON
4	キシレン	3分	∞	ON
5	100%アルコール	1分	∞	ON
6	100%アルコール	1分	∞	ON
7	95%アルコール	1分	∞	ON
8	水洗槽	1分	∞	ON
9	マイヤ-ハマトキシリン	10分	=	ON
10	水洗槽	5分	20%	EW
11	エオジン	2分	=	ON
12	蒸留水	10秒	=	ON
13	100%アルコール	10秒	=	ON
14	100%アルコール	10秒	=	ON
15	100%アルコール	1分	20%	ON
16	100%アルコール	1分	20%	ON
17	100%アルコール	1分	20%	ON
18	キシレン	1分	∞	ON
19	キシレン	1分	∞	ON
20	キシレン	1分	∞	ON
21	終了槽 (キシレン)			

∞：処理時間の無限時間延長可、=：延長不可、20%：処理時間に対し20%の延長可
EW：置換促進